

NOCOBOX



■ ■ Tillverkad i Frankrike av Oxy'Pharm enligt ISO 13485.

Nocobox är petriskålar med näringsämnen som framhäver om det finns mikroorganismer. Dom används som en kontroll för att verifiera resultatet av desinfektion från det luftburna ytdesinfektionssystemet.

FÖRVARING

Förvara lådorna svalt (under 30°C) och torrt.
Förvaras borta från solljus.
Giltighetstid i stängd originalförpackning: 4 månader.

Före



Efter



VIKTIGT

Eliminering: insamling och förbränning av skålarna görs av specialiserade företag.

ANVÄNDARANVISNING

1^a provtagning före desinficering

- 1 Öppna locket på skålen försiktigt (vidrör inte testområdet).
- 2 Applicera med 10 sekunders lätt tryck på ytan som ska testas.
- 3 Stäng locket på skålen.
- 4 Låt den stå odlings-temperatur (20°C - 25°C) i 48 timmar.
- 5 Se resultatet.

2^a provtagning efter desinficering

- 6 Upprepa steg 1 till 5 efter desinfektion med nya petriskålar.
- 7 Jämför och observera behandlingens effektivitet.

REFERENSER

FÖRPACKNING

10 st per låda

REFERENS

5000.020